
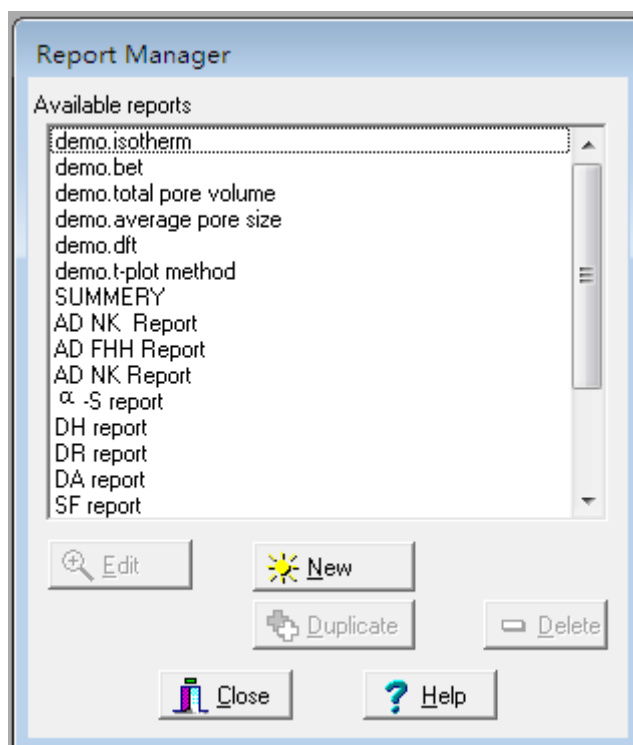


报告的编辑和管理

一般，对于 demo.Multipoint BET（多点 BET）和 demo.isotherm（吸附等温线）以及常见的 demo.BJH report（BJH 法孔径分布）这些模型报告都是有的。但是对于有的模型：SF、HK 等模型的报告就需要我们先编辑好模型的报告，才能在处理数据时直接使用，从而导出报告结果。

1、打开软件

在 configure—manage reports。弹出报告编辑的对话框。

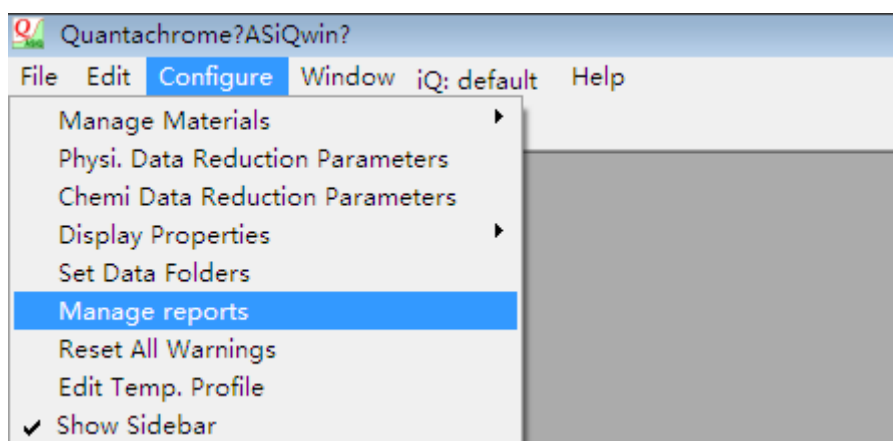


2、点击 new 新建，就可以进入建立一个新的报告模型

也可以点击 Edit，对选中的方法进行编辑，或者使用 Delete 进行删除。

首先，我们输入报告的名称。比如：DFT Report。

欢迎联系我们：application@quantachrome.com.cn QQ: 221328920

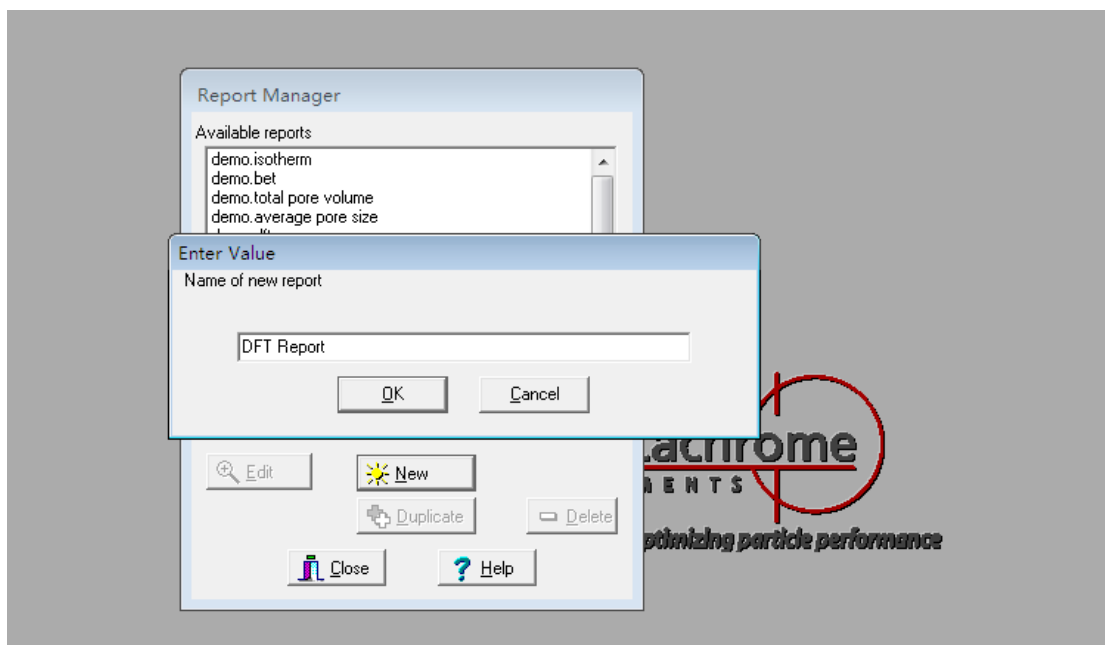

3、建立报告界面信息

一个报告里面所包含的内容主要是：analysis data（分析数据），data reduction parameters(数据处理参数)，summery（数据处理结果总结），plot（数据结果图），table（图中的原始数据）这几项。



在进入的界面中我们 看到有 graph、table 、metadata、formating 这 4 项菜单。每个菜单都有子菜单，可以通过点击“+”看到子菜单。首先，介绍一下 4 个菜单包含的内容：


Graphs: 所有结果的图。

Tables: 所有结果的原始数据

Metadata : 所有结果的总结报告（包括分析数据、数据处理参数）


Formating: 设置隔页符

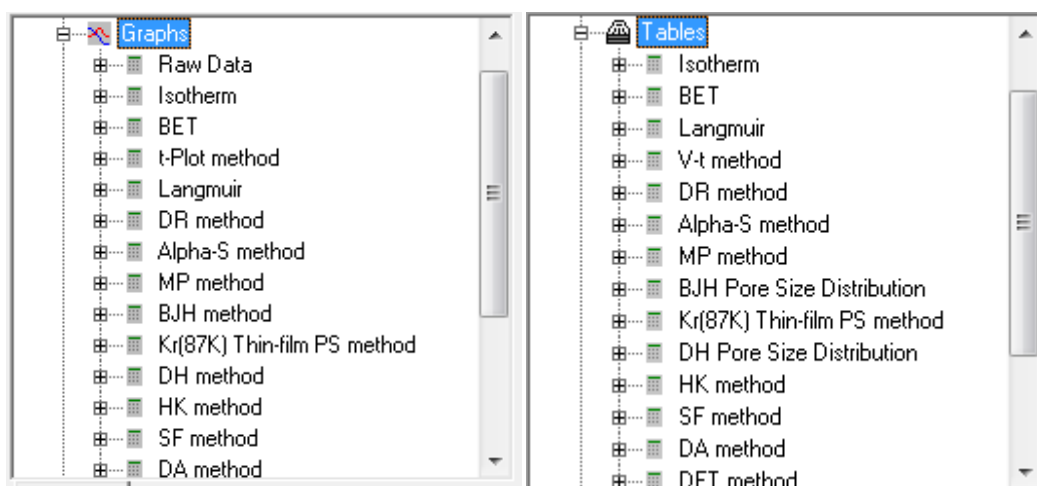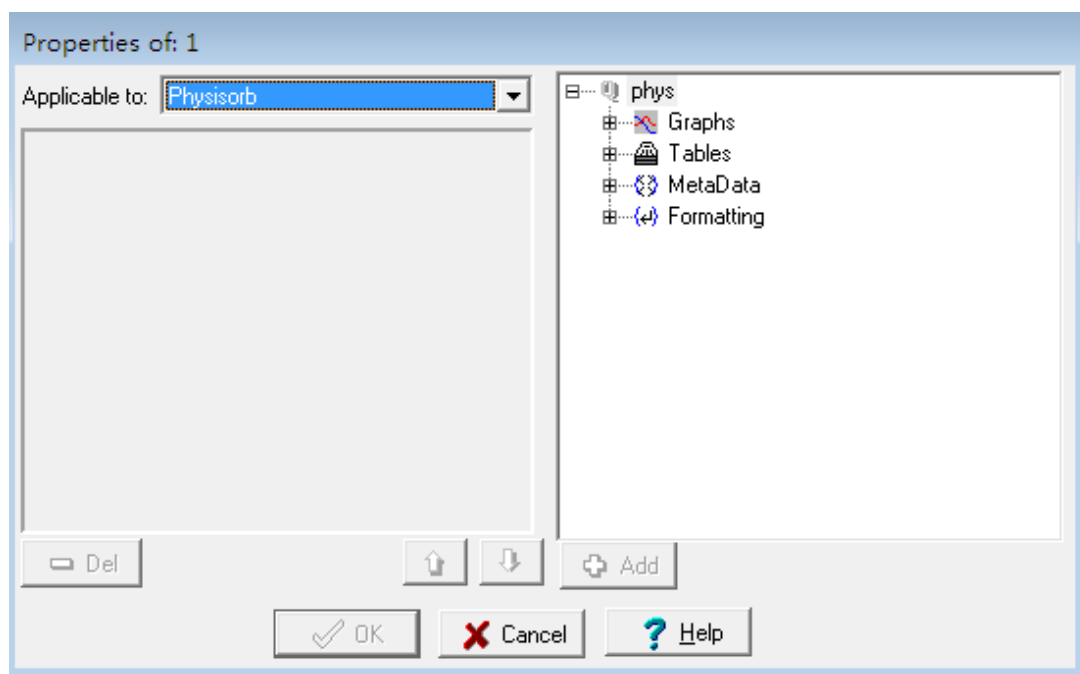

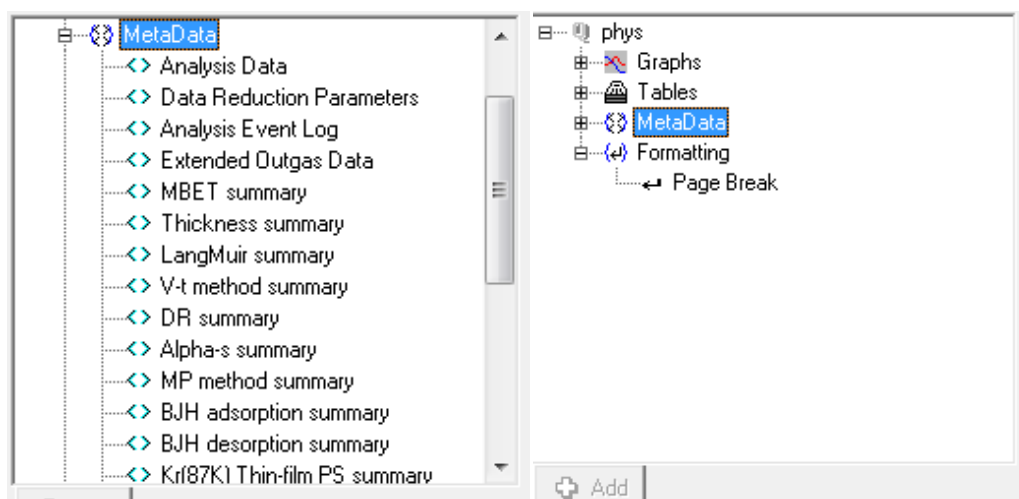

4、建立报告内容

在 4 个菜单中分别找到需要的内容。选中（变为蓝色），点击 **add**，就可以把右边选中的内容添加到左边。同时，可以使用上下方向的黄色箭头对加入的内容进行顺序调节。我们看到在左侧图这一栏的内容中有两个小黑三角。这个是用来调节图片占据页面的大小的。一般我们设置成 1/2 page。

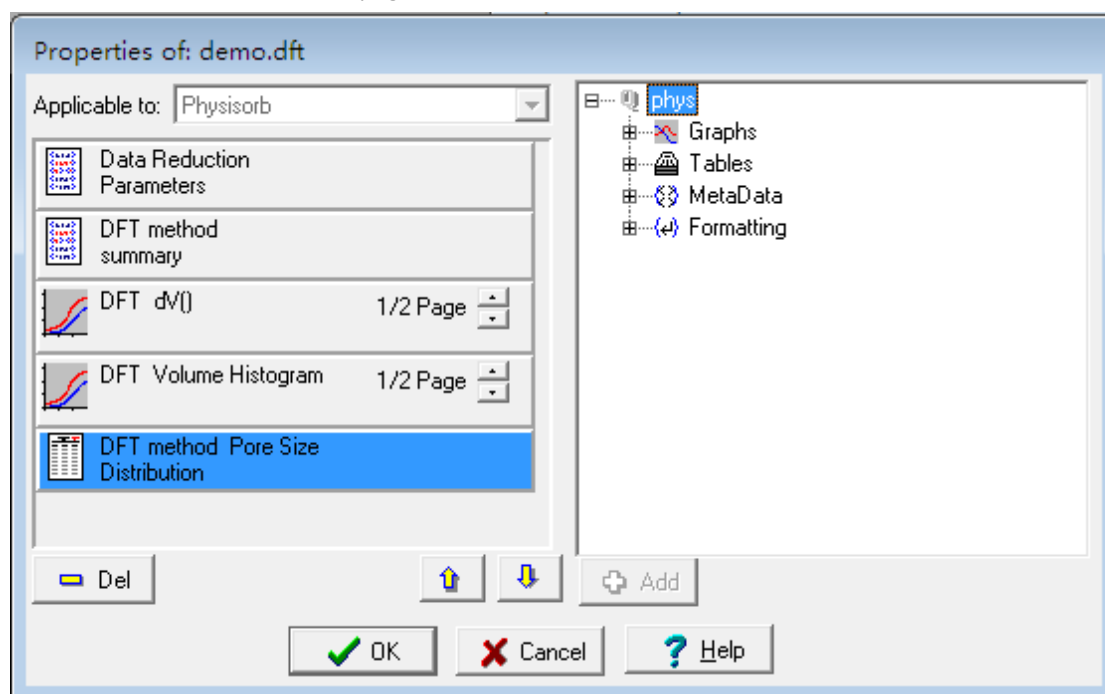

5、报告的使用

点击 **OK** 保存方法报告，点击 **Close** 退出编辑。

欢迎联系我们: application@quantachrome.com.cn QQ: 221328920

使用软件打开数据，在任意处右键点击-Reports-DFT Report 就可以查看完整的报告结果。

